

SpectrOvio II / Spectromètre à fibre / Visible


Tuto pour l'utilisation des fonctions de bases.

Ouvrir une session étudiant sur l'ordinateur (mdp « étudiants »)

Cliquer sur l'icône (double click ou click droit)



La fenêtre qui s'ouvre à cette apparence :

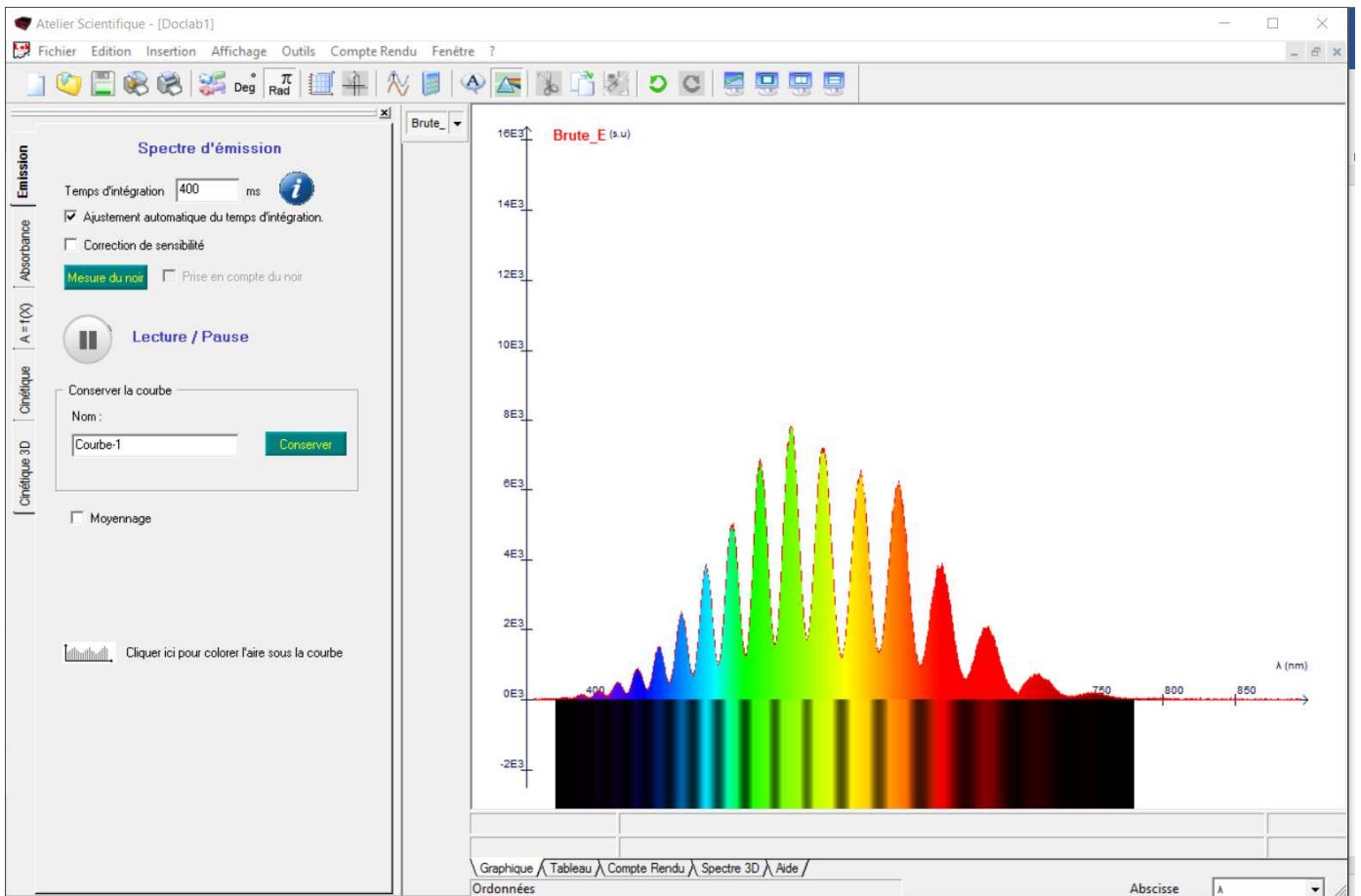

Le temps d'intégration est équivalent à un temps d'exposition (comme en photo). On peut soit :

- Laisser le spectro optimiser le temps d'exposition
- Fixer soit même le temps d'exposition (« décoche » la case ci-dessus)



Pour observer le spectre, il faut se placer dans l'onglet « Graphique »

Pour obtenir les couleurs sous le spectre, il faut cliquer sur :

